

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DES BANDETTES-TEST ALLERGENES :

- Caséine
- Béta-Lactoglobuline
- Lait
- Oeuf

Utilisation sur surfaces, équipements et instruments de travail



ETAPE 1 : Prendre un écouvillon stérile pour chaque échantillon.




ETAPE 2 :
Remplir le tube avec 0,5mL de solution tampon d'extraction.




ETAPE 3 :
Humidifier la tige de l'écouvillon dans le tampon d'extraction.



ETAPE 4 :
Frotter la tige de l'écouvillon sur la surface à contrôler.

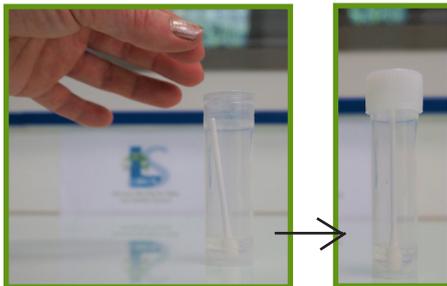

ETAPE 5 :
Couper la tige de l'écouvillon selon la hauteur du tube (taille à adapter).
Mettre la partie coupée dans le tube.
Fermer le tube.

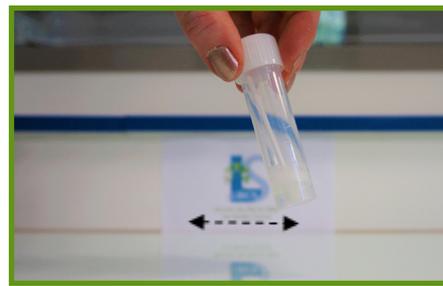

ETAPE 6 :
Agiter pendant 15-30 secondes à l'aide d'un vortex ou d'un agitateur mécanique (ou 1 minute à la main)



ETAPE 7 :
Ouvrir le tube.
Retirer la tige de l'écouvillon tout en la pressant sur les bords du tube.



ETAPE 8 :
Ouvrir le tube contenant les bandelettes.
Prendre les bandelettes nécessaires puis fermer immédiatement le tube.

Placer une bandelette de façon verticale (côté cotonneux) dans chaque puits.

ETAPE 9 : RÉSULTATS
Patienter 10 minutes (résultat optimum).

Mettre la bandelette sur une surface plane et propre.

Lire les résultats.

