

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DES BANDETTES-TEST ALLERGENES :


(Arachide, amande, noisette, crustacé, poisson, soja, moutarde)



Dynamic Test Kits for R&D
and Quality Control

Utilisation sur surfaces, équipements et instruments de travail

Laisser les sachets de bandelettes à température ambiante pendant le traitement des échantillons.
Prendre un écouvillon stérile pour chaque échantillon.

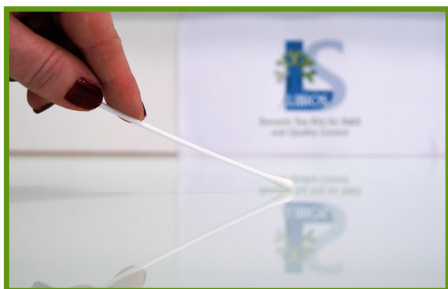

ETAPE 1 :
Frotter la tige de l'écouvillon sur la surface à analyser.




ETAPE 2 :
Couper la tige de l'écouvillon selon la hauteur du tube jaune.
Mettre la partie coupée dans le tube.



ETAPE 3 :
Ajouter 10 ml de solution d'extraction (bouchon bleu) dans le tube contenant l'échantillon.
Conserver le bouchon bleu.




ETAPE 4 :
Fermer le tube à bouchon jaune.
Agiter pendant 20 secondes.

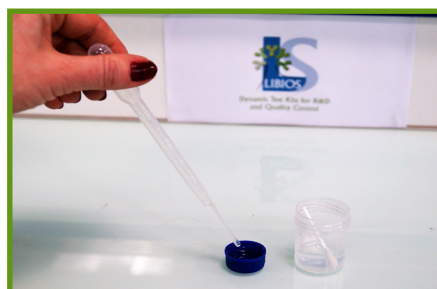

ETAPE 5 :
À l'aide d'une pipette, transférer le surnageant dans le bouchon bleu (le bouchon doit être plein).



ETAPE 6 :
Ouvrir le sachet contenant les bandelettes.
Prendre la bandelette nécessaire.
!/\ Ne pas toucher la partie blanche située à l'extrémité. Seulement la partie bleue !
Placer la bandelette de façon verticale dans le bouchon bleu (extrémité blanche dans la solution).

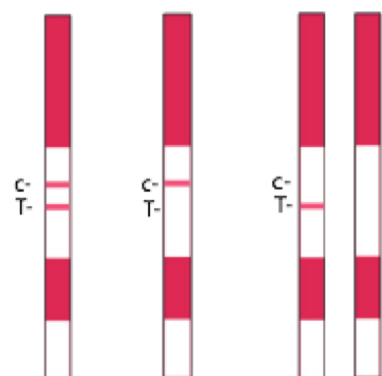

POSITIF

NÉGATIF

INVALIDE

ETAPE 7 : RÉSULTAT

Patienter 10 minutes (résultat optimum).

**!/\ Ne pas toucher la bandelette pendant le temps d'attente.
Ne pas laisser la bandelette plus longtemps que la durée indiquée.**

Mettre la bandelette sur une surface plane et propre.

Lire les résultats.