


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DES BANDETTES-TEST ALLERGÈNES

(Arachide, amande, noisette, crustacé, poisson, soja, moutarde)




Utilisation sur surfaces, équipements et instruments de travail

Laisser les sachets de bandelettes à température ambiante pendant le traitement des échantillons.
Prendre un écouvillon stérile pour chaque échantillon.

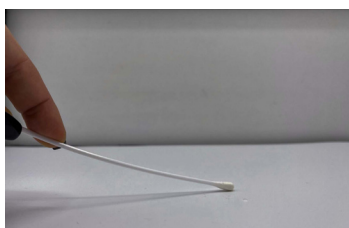

ETAPE 1 :
Frotter la tige de l'écouvillon sur la surface à analyser.

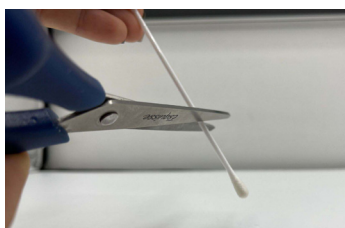


ETAPE 2 :
Couper la tige de l'écouvillon selon la hauteur du tube jaune. Mettre la partie coupée dans le tube.



ETAPE 3 :
Ajouter 10 ml de solution d'extraction (bouchon bleu) dans le tube contenant l'échantillon. Conserver le bouchon bleu.



ETAPE 4 :
Fermer le tube à bouchon jaune. Agiter pendant 20 secondes.

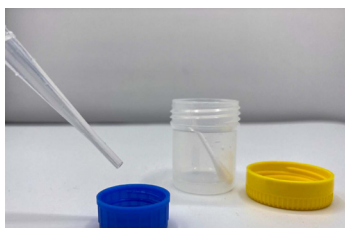

ETAPE 5 :
À l'aide d'une pipette, transférer le surnageant dans le bouchon bleu (le bouchon doit être plein).




ETAPE 6 :
Ouvrir le sachet contenant les bandelettes. Prendre la bandelette nécessaire.
!! Ne pas toucher la partie blanche située à l'extrémité. Seulement la partie bleue !
Placer la bandelette de façon verticale dans le bouchon bleu (extrémité blanche dans la solution).

ETAPE 7 : résultats
Patienter 10 minutes (résultat optimum).

!! Ne pas toucher la bandelette pendant le temps d'attente. Ne pas laisser la bandelette plus longtemps que la durée indiquée.

Mettre la bandelette sur une surface plane et propre.
Lire les résultats.

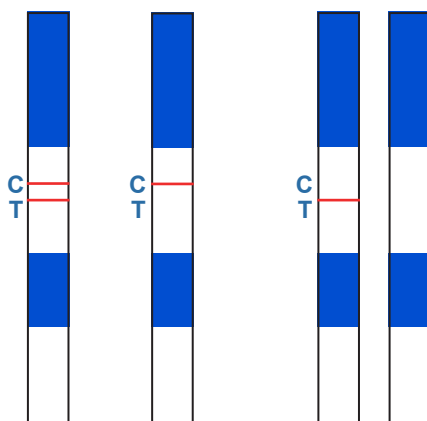

Positif

Négatif

Invalide